

Kalibrační pufr v podobě prášku - Návod k použití.

Pro varianty 4.01 / 6.86 / 9.18 pH

Přesnost $\pm 0,01$ pH

Pufr je určen pouze pro domácí použití.

Je vhodný pro přesné nastavení vašeho pH metru. Dodává se v práškovém stavu, který se rozpustí v destilované vodě ve 250ml.

Postup: Prášek nasype do uzavíratelné čisté nádoby. Přidejte 250 ml destilované vody. Míchejte nebo protřepávejte, dokud se prášek nerozpustí. Před každým použitím kapalinu řádně promíchejte. Použitelnost kalibračních roztoků je omezená na cca 3 až 4 měsíce. Nutno skladovat v neprodyšně uzavřené nádobě, v chladu a tmě. Skladovatelnost neotevřeného sáčku je neomezená.

Kalibraci provádějte dle návodu výrobce pH metru.

Pozor, pH se mění dle teploty roztoku. Sledujte tabulku na zadní straně sáčku!

Sáček uschovejte spolu s namíchaným roztokem. (doporučujeme nalepit na nádobu pomocí lepicí pásky)

Bezpečnostní upozornění:

Přípravek nepatří do ruky dětem a nesvéprávným osobám! Přípravek může způsobit podráždění pokožky! Přípravek skladujte v takových nádobách, aby nebyl zaměnitelný s potravinou (nápojem)!

Opatření pro bezpečné zacházení:

používat osobní ochranné prostředky, dodržovat zásady osobní hygieny.

Zabránit kontaktu s látkou, nevdechovat výpary.

První pomoc:

Při styku s kůží: odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody.

Při styku s okem: okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, vyhledat lékařskou pomoc